

## Bänkvåg AGS

# Manual / Förenklad handhavande

AGS



## Daglig användning:

### Uppstart och vägning utan tara:

1. Placera vågen på stabilt underlag och i "våg".
2. Starta vågen via "ON / ZERO".
3. Är det information i viktdisplayen tryck "ON / ZERO".
4. Finns det fortfarande information i viktdisplayen tryck "TARE".
5. Påbörja vägning.

### Vägning med tara:

6. Placera ex. behållare på vågplattan och tryck "TARE".
7. Påbörja vägning.

### Expanderad visning:

8. Håll "MODE" intryckt i ca. 2 sekunder och vågen visar en extra decimal.

### Avstängning av batteri-spar funktionen:

9. Håll "TARE" intryckt samtidigt som vågen slås på.
10. Tryck på "TARE" tills det står F4 i displayen.
11. Tryck på "MODE" en gång. 4\_off visas i displayen.
12. Tryck på "MODE" en gång till. 0\_off visas i displayen. ( 0\_off = Kontinuerlig drift )
13. Spara genom att trycka på "TARE".
14. Avslut genom att trycka på "ON / ZERO" för att återgå till normal vägning.

### Akkumulering:

15. När önskat vikt är uppnådd, tryck på "M+".
16. Gör en ny vägning och tryck på "M+".
17. När önskade vägningar är avslutade tryck på "MR".  
Först visas antal vägningar sedan visas summerad vikt.
18. Tryck "MC" (två knappar) för att radera minnet.

### Automatisk tara:

19. Håll tara knappen nedtryckt i ca. 5 sekunder för att slå på eller stänga av funktionen.